



## LF—TS01 型 脱色摇床

使  
用  
说  
明  
书

北 京 龙 方 科 技 有 限 公 司

**特别提示：使用本产品前，请您认真阅读使用说明书，以方便您的操作。**

#### 一，用途

本产品广泛适用于电泳凝胶的染色和脱色等。

#### 二，结构和特点

本产品系水平式脱色摇床，无极调速，可定时，运行平稳，噪音低。

#### 三，主要性能指标

- 1，电源：220V，50Hz
- 2，功率：20W
- 3，最大承载量：8Kg
- 4，托板尺寸：330mm x 240mm
- 5，回旋半径：16mm
- 6，定时范围：0~120min
- 7，旋转频率：30~180次（每分钟）

#### 四，使用说明

- 1，启动前检查前面板上的2个旋钮：定时旋钮指向“关”的位置；转速旋钮指向最小转速处，确认后插入电源。
- 2，在托板上放置样品容器并做好固定。
- 3，把定时旋钮旋转到您想要确定的时间，此时摇床开始旋转，电源指示灯会自动开启。
- 4，如果需要人工精准定时或超出本摇床的定时范围，则需要把定时旋钮指向开的位置，此时摇床的工作就不会受到时间限制。
- 5，速度旋钮时顺时针方向是由小到大的方向，使用时需要您调整到合适的旋转频率。
- 6，使用结束后需将速度旋钮调到最小并关闭电源，清洁摇床，以方便下次使用。

## 五，注意事项

- 1，收货后请尽快开箱验收，如发现有异常情况，请尽快与我公司联系，以便及时解决。
- 2，运输过程中要防止产品出现碰撞、震动与雨淋。
- 3，在摇床工作过程中，要避免其它物体触碰到摇床，以免其内部受损。
- 4，本产品如果出现故障请不要自行拆卸，需由专业人员进行检修。

## 六，日常维护与保养

本产品要放置在阴凉、干燥、无灰尘、无酸碱与积水的地方，周围无腐蚀性气体，通风良好。保存温度：摄氏零度~四十度，相对湿度不大于 93%。

## 七，服务承诺

本产品售出后免费保修一年，一年内非不当使用而出现的质量问题，本公司免费维修。

## 装 箱 单

序 号	名 称	数 量
1	摇床主机	1 台
2	电 源 线	1 根
3	固定弹簧	2 根
4	合 格 证	1 份
5	说明书、保修卡	各 1 本

北京龙方科技有限公司





